

藥品疫苗冷藏櫃說明書

DU-403

安裝說明

設置在以下的場所

- 1.堅固・水平的地板
- 2.木板地・塑膠地板等恐怕會有變形・變色的可能，請墊（超過 1cm 厚）的板材。
- 3.避免陽光直射和高溫
- 4.不潮濕・空氣流通的地方，這些可防止冷卻功率下降，避免電費增加。而且可抑制變色以及生鏽。
- 5.與其他的電器間隔一段距離防止對電視等造成雜音或影像不安定等情形。
- 6.為了保持良好冷卻效率，在周圍請空開充分的散熱空間。
- 7.本體側面的中央部分是比所表示的尺寸稍大。設置時請確保充裕的空間。
- 8.背面可靠牆設置。當察覺有震動音或濕氣較高時背面因結露而導致牆壁變色或髒汙時，請空出間隙（2cm 以上）。

固定冰箱

旋轉冰箱前方下側的調整腳，來調整冰箱平衡。

箱門的平衡調整

可能會因冰箱放置在非水平的場所，或是地板材質柔軟，因存放食品的重量而致冰箱腳下沉等原因，導致冰箱門左右產生高低差。機能上沒有問題，如介意請按如下的步驟進行平衡調整。進行左右水平調整，並使冰箱的前側稍微高一點可方便關門以避免門沒關好。

請旋轉調整腳，直到冰箱門呈水平狀態為止。

關於電源插頭

- 1.設置或移動後等到六小時才可插上電源插頭。請用獨立的插座。（額定電流 15A 以上插座）
- 2.確認電源插頭及電線是否夾在冰箱背面及牆壁中間。為了防止電線發熱。

冰箱內開始冷卻

根據冰箱周圍溫度、內部存放方式不同，冰箱內充分冷卻約需要 6 小時。夏天天氣炎熱時，也有可能需要 24 小時以上。在冰箱尚未充分冷卻前請勿將易受損的商品，放入冰箱。

為了防止萬一觸電，請實施接地

如設置地方特別潮濕，請與經銷店洽商，接地線或安裝漏電開關。

調整層架的高度

配合藥品或疫苗的大小，層架的位置可以做適度的調整。

各項功能

冰箱溫度

冰箱出廠時已校正溫度，如需要調整，請先聯絡經銷商，再執行以下操作

恆溫值(SET 值)設定方式 在顯示常溫狀態畫面下，按一下“SET”鍵，控制器會顯示 SET，再按一下“SET”鍵，即可顯示目前恆溫設定值(出廠設定值為 0)，以“^”或“v”鍵更改恆溫設定值。如有異常警訊狀態發生，按一下“SET”鍵，控制器會顯示 AL 而非 SET，請先按一下“^”鍵，則顯示 SET，再按一下“SET”鍵，即可顯示目前恆溫設定值。

警報器運作方式

- 1.溫度超過八度，三分鐘後警報音響起，待降溫至七度後，警報音自動關閉。
- 2.溫度低於過二度，三分鐘後警報音響起，待升溫至三度後，警報音自動關閉。

警報消音

當異常狀態發生時，蜂鳴器會發出聲響，同時警報接點會短路，警報燈也會亮燈，此時只要按下任一按鍵，即可使警報消音，警報接點也會恢復為開路，但警報指示燈會閃爍至異常狀態消失為止。

警報乾接點功能

溫度異常時，會觸發蜂鳴器警報及乾接點警報功能，乾接點用來銜接保全警報

乾接點端子盤位於冰箱上方，建議使用常開接點，除溫度異常警報外，同時還能觸發冰箱斷電警報

○	○	○
常開接點	共點	長閉接點

保養方式

清掃時，請一定要把電源插頭從插座拔掉。

電源插頭（每年1～2次）

- 1.將電源插頭從插座拔掉 附著在電源插頭上的灰塵攔置而不清掃的話，會導致火災。
- 2.檢查電線有損壞嗎？電源插頭髮熱嗎？※ 如果發現異常時，請與購買經銷商連絡

冰箱背面・地板（每年1～2次）

擦乾淨背面・側面 導管・牆壁・地板 上的污垢 背面由於空氣對流的關係，容易堆積灰塵而弄髒。

箱門表面（每月1次）

箱門表面請以柔軟的布，沾溫水將污垢擦 拭後，再用乾布擦拭乾淨。玻璃表面殘留有膠布黏膠時，以環保去滋油擦拭之後，再以乾布擦拭乾淨。

箱門密封墊（每月1次）

由於此部分容易髒，請擦乾淨。

散熱器（每月1次）

位於冰箱下方，使用螺絲起子將左右兩側螺絲開啟下方蓋板，使用軟刷上由下將髒污清除，完成後再將蓋板鎖回。

產品名稱：藥品疫苗冷藏櫃 DU-403



購買日期：111年1月3日

保固內容：自購買日起兩年內正常使用情況，使用期間如有溫度異常或機件問題，提供免費維修服務。

《除外條款》

- 1.由於天災而發生損毀或故障。(例:颱風、水災、雷擊意外...等)。
- 2.由於使用之過失，保管不當或環境因素引起之故障或損毀。(例:電源 規格不符、疏忽、鼠害、蟲害...等)。
- 3.自行(或委託他人)改裝商品、調整溫度控制器或所引起之故障或損毀。
- 4.安裝後位置遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 5.未依規定清理散熱器。